

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

Laboratório de Botânica e Palinologia - LABOP

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP – Chapa aquecedora

Proposta de revisão: 03 anos (2022)

1. Objetivo:

Padronizar a utilização da Chapa Aquecedora para o aquecimento uniforme de substâncias inseridas no equipamento por meio de um recipiente.

2. Alcance:

Discentes e Docentes.

3. Responsabilidade:

Usuários: seguir o POP na execução da referida atividade.

Técnico(a) do Laboratório: revisão, execução e supervisão da atividade descrita no POP.

Orientar e treinar os envolvidos quanto à rotina estabelecida neste procedimento.

Coordenadora: supervisionar, orientar e treinar os envolvidos quanto à rotina estabelecida neste procedimento.

4. Definição:

Chapa Aquecedora é um equipamento que possibilita a realização de procedimentos que necessitam de altas temperaturas.

5. Procedimento:

Verificar a voltagem do equipamento

Certificar-se que o controlador de temperatura esteja desligado.

Ligar o equipamento e configurar a temperatura adequada para o procedimento.

Manusear os recipientes com as substâncias utilizando luvas de raspa punho.

Desligar o equipamento no botão e na tomada.

6. Precauções:

Fazer a limpeza periodicamente com pano úmido e sabão neutro.

Caso não haja a utilização do equipamento por um longo período de tempo, armazenar em local seco e protegido da luz solar.

Não utilizar o equipamento próximo a substâncias inflamáveis.

7. Histórico de Revisões

Versão do POP	Data de Revisão	Descrição da Alteração	Responsável

Elaboradores	Aprovador
Cristina Aledi Felseburgh - Coordenadora	