



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ INSTITUTO DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS

Laboratório de Botânica e Palinologia - LABOP

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

**POP – Capela de exaustão**

**Proposta de revisão: 03 anos (2022)**

### **1. Objetivo:**

Padronizar a utilização da Capela de Exaustão para a realização de procedimentos laboratoriais e manipulação de produtos de natureza química.

### **2. Alcance:**

Discentes e Docentes.

### **3. Responsabilidade:**

Usuários: seguir o POP na execução da referida atividade.

Técnico(a) do Laboratório: revisão, execução e supervisão da atividade descrita no POP.

Orientar e treinar os envolvidos quanto à rotina estabelecida neste procedimento.

Coordenadora: supervisionar, orientar e treinar os envolvidos quanto à rotina estabelecida neste procedimento.

### **4. Definição:**

A capela é indispensável para realização de procedimentos laboratoriais.

### **5. Procedimento:**

Para a utilização da capela é necessário ligar a luz interna da mesma, o motor para que haja a circulação de ar e o vidro deverá ser abaixado para iniciar o procedimento ou experimento.

Solventes que sejam nocivos à saúde deverão apenas ser manipulados dentro da capela de exaustão.

### **6. Precauções:**

Utilização de equipamentos de proteção individual.

Não utilizar a capela de exaustão para armazenamento de vidrarias, frascos, solventes, reagente ou qualquer outro material.

Não utilizar equipamentos eletrônicos durante a utilização da capela.

## 7. Histórico de Revisões

<b>Versão do POP</b>	<b>Data de Revisão</b>	<b>Descrição da Alteração</b>	<b>Responsável</b>

<b>Elaboradores</b>	<b>Aprovador</b>
Cristina Aledi Felseburgh - Coordenadora	